

Nr.

Betriebsanweisung

Sterilisieren

Anschrift der
Schule

ANWENDUNGSBEREICH

Autoklaven

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Gefahr des Siedeverzuges beim Öffnen und Bewegen des Einfüllkorbes.
- Gefahr der Verbrennung an heißen Oberflächen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Es ist die Bedienungsanleitung zu beachten (Hängt in der Nähe des Gerätes aus).
- Nach Ablauf des Autoklavierens Abdampfen lassen.
- Deckel erst öffnen, wenn die Temperaturanzeige auf 20°C gefallen ist.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN UND IM GEFAHRFALL



- Bei ungewöhnlichen Betriebszuständen Autoklaven abschalten (Notabschaltung).
- Brand: mit CO2 Feuerlöscher bekämpfen, soweit dies gefahrlos möglich ist.

ERSTE HILFE



Augenkontakt: Spritzt Autoklaviergut in die Augen unter fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten spülen (Augendusche). Weiterbehandlung beim Augenarzt.

Hautkontakt: Gründlich mit Wasser waschen. Kontaminierte Kleidung entfernen

Einatmen: Atemwege freihalten. Frischluft. Ruhe.

Verschlucken: Reichlich Wasser trinken lassen. Erbrechen vermeiden.

Gerät stromlos schalten, Verletzten aus Gefahrenbereich retten.

Ersthelfer:

Notruf: **112**

SACHGERECHTE ENTSORGUNG



- Die Autoklavierabfälle können im Hausmüll entsorgt werden

Datum:

Unterschrift Schulleitung: